

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
マーケティング本部ライフサイエンス

## Bio-Plex ヒト サイトカイン スクリーニング 48-Plex パネルの 使用上の注意に関するご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度は弊社の Bio-Plex Pro ヒト サイトカイン スクリーニング 48-Plex パネルをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品は、従来のヒトサイトカイン GI および GII サイトカインに含まれていた測定項目が統合された新しいパネルです。使用方法(希釈倍率等)が下記のように一部変更となりました。ご使用の際にはご注意ください。また、併せてクイックガイド、および Instruction Manual をご参照いただきますようお願いいたします。

ご使用に際しご不明な点等ございましたら、末尾記載のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 【スタンダードの使用方法について】

従来品のスタンダードは、使用サンプルに対応した希釈液(例:血清血漿の場合は Standard diluent HB) 500  $\mu$ l で溶解してご使用いただいております。本キットではスタンダードの希釈は、250  $\mu$ l で行うよう変更されておりますのでご注意ください。

#### 【コントロールについて】

本キットにはコントロールが 1 本付属いたします。希釈液の種類、希釈容量は、スタンダードと同様です。

#### 【Wash buffer について】

Wash Buffer は 10x 濃縮液となります。ご使用の際には室温に戻し、結晶等が無いことをご確認の上、脱イオン水を用いて 10 倍希釈してご使用ください。

#### 【クイックガイド、Instruction Manual 等のダウンロード】

以下のアドレスよりダウンロードいただけます。

<http://pdbu-support.bio-rad.co.jp/bio-plex.html>

#### 【お問い合わせ先】

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

ライフサイエンス

Tel: 03-6404-0331 メール: [life\\_ps\\_jp@bio-rad.com](mailto:life_ps_jp@bio-rad.com)

以上